

SCIEX 7500+ 系统

系统用户指南



本文件供已购买 **SCIEX** 设备的客户在操作此 **SCIEX** 设备时使用。本文件受版权保护，除非 **SCIEX** 书面授权，否则严禁对本文件或本文件任何部分进行任何形式的复制。

本文中所介绍的软件依据许可协议提供。除许可证协议中特别准许的情况外，在任何媒介上复制、修改或传播本软件均为违法行为。此外，许可协议禁止出于任何目的对本软件进行分解、逆向工程或反编译。质保条款见文中所述。

本文件的部分内容可能涉及到其他制造商和/或其产品，其中可能有一些部件的名称属于各自所有者的注册商标和/或起到商标的作用。这些内容的使用仅仅是为了表明这些制造商的产品由 **SCIEX** 提供以用于整合到 **SCIEX** 的设备中，并不意味 **SCIEX** 有权和/或许可来使用或允许他人使用这些制造商的产品和/或允许他人将制造商产品名称作为商标来进行使用。

SCIEX 的质量保证仅限于在销售或为其产品发放许可证时所提供的明确保证，而且是 **SCIEX** 的唯一且独有的表述、保证和义务。**SCIEX** 不作任何其他形式的明确或隐含的质量保证，包括但不限于特定目的的适销性或适用性的保证，不论是法规或法律所规定、还是源于由贸易洽谈或商业惯例，对所有这些要求均明确免责，概不承担任何责任或相关后果，包括由于购买者的使用或由此引起的任何不良情况所造成的间接或从属损害。

仅供研究使用。请勿用于诊断过程。

本文提及的商标和/或注册商标，包括相关标志，是 **AB Sciex Pte. Ltd.** 或各自所有者在美国和/或某些其他国家的财产(参见 sciex.com/trademarks)。

AB Sciex™ 的使用经过许可。

© 2024 DH Tech. Dev. Pte. Ltd.



爱博才思有限公司 **AB Sciex Pte. Ltd.**

Blk33, #04-06 Marsiling Industrial Estate Road 3

Woodlands Central Industrial Estate, Singapore 739256

目录

1 操作注意事项和限制	5
一般安全信息.....	5
文档标志和惯例.....	5
合规性.....	5
澳大利亚和新西兰.....	6
加拿大.....	6
欧洲.....	6
美国.....	6
国际.....	6
电气注意事项.....	7
主电源.....	7
保护接地导体.....	8
化学品注意事项.....	8
系统安全液体.....	9
通风注意事项.....	9
物理注意事项.....	10
环境注意事项.....	11
电磁环境.....	11
拆除和处置.....	12
合格人员.....	12
实验室条件.....	12
安全环境条件.....	12
性能规范.....	13
设备使用和修改.....	13
2 操作原理	14
系统概述.....	14
硬件概述.....	15
工作原理—硬件.....	18
3 操作说明 — 硬件	20
启动系统.....	20
注射泵.....	20
调整集成注射泵位置.....	20
分流阀.....	22
将分流阀垂直调节至进样器模式.....	22
将分流阀垂直调节至分流模式.....	24
关闭并对系统进行排气.....	25
重置质谱仪.....	26
4 操作说明 - 用户工作流程	27

5 维修和维护信息	28
维护概述	28
维护频率	28
推荐的维护计划	29
清洁表面	30
检查连接	30
清洁前端	31
污染的症状	31
必需材料	31
清洁最佳做法	32
准备质谱仪	33
清洁气帘板	34
清洁孔板的前部	35
使质谱仪重新工作	36
清空离子源废气排放瓶	36
检查低真空泵油位（油封低真空泵）	38
质谱仪存储和处理	38
6 质谱仪故障排除	39
A 校准离子和溶液	43
准备质谱仪以注入校准溶液	44
B 有害物质信息	48
C 符号词汇表	49
D 警告词汇表	55
联系我们	57
客户培训	57
在线学习中心	57
SCIEX 支持	57
网络安全	57
文档	57

操作注意事项和限制

1

注释: 在运行系统之前, 请仔细阅读本指南的所有部分。

本节包含关于一般安全合规性的信息。本节提供了关于系统可能发生的危险和相关警告的描述, 以及为尽量减少危害而应当遵从的预防措施。

除了本节之外, 如需了解与实验室环境、系统和本文档中所用符号和惯例相关的信息, 请参阅以下章节: [符号词汇表](#)。有关场地要求, 包括主电源、离子源排气、通风、压缩空气、氮气和低真空泵要求, 请参阅文档: 《场地规划指南》。

一般安全信息

为避免人身伤害或系统损坏, 请阅读、了解并遵守本文件、制造商化学品安全数据表 (SDS) 以及产品标签信息中的所有安全预防措施和警告。这些标签使用国际公认的符号表示。如果未能注意这些警告可能会导致严重的伤害。

此安全信息的目的是补充联邦、州、省和当地的环境健康和安全 (EHS) 法规。所提供的信息包括适用于系统操作的系统相关安全信息。它不包括应实行的各项安全程序。因此, 用户和组织有责任遵守联邦、州、省和当地的环境健康和法规, 维护安全的实验室环境。

请参阅正确的实验室参考材料和标准操作程序。

文档标志和惯例

本指南采用了以下标志和惯例。



危险! “危险”表示可能会导致严重受伤或死亡的行为。



警告! “警告”表示如不遵守注意事项可能会导致人身伤害的行为。

小心: “小心”表示如不遵守注意事项可能会导致系统受损或数据破坏或丢失的操作。

注释: “注释”用于在程序或描述中提供重要信息。

提示! “提示”提供的信息有助于在程序中应用技巧或推荐捷径, 但是对程序的完成并不是必需的。

合规性

本系统符合本节所列法规和标准。关于注明日期的参考资源, 请参阅包含在系统和单个系统组件中的合规声明。系统上已粘贴适用标签。

澳大利亚和新西兰

- 电磁兼容性 **(EMC)**: 如在以下这些标准中执行的无线电通讯法案 1992:
 - 电磁干扰—AS/NZS CISPR 11/ EN 55011/ CISPR 11 (A 类)。请参阅以下章节: [电磁干扰](#)。
- 安全性: AS/NZ 61010-1 和 IEC 61010-2-061

加拿大

- 电磁干扰 **(EMI)**: CAN/CSA CISPR11。本 ISM 设备符合加拿大 ICES-001。请参阅以下章节: [电磁干扰](#)。
- 安全性:
 - CAN/CSA C22.2 No.61010-1
 - CAN/CSA C22.2 No 61010-2-061

欧洲

- 电磁兼容性 **(EMC)**: 如在以下这些标准中执行的电磁兼容性指令 2014/30/EU:
 - EN 61326-1
 - EN 55011 (A 类)请参阅以下章节: [电磁兼容性](#)。
- 安全性: 如在以下这些标准中执行的低电压指令 2014/35/EU:
 - EN 61010-1
 - EN 61010-2-061
- 废旧电子电气设备 **(WEEE)**: 如在 EN 40519 中执行的废旧电子电气设备指令 2012/19/EU。请参阅以下章节: [废弃电子电气设备](#)。
- 包装与包装废弃物 **(PPW)**: 包装与包装废弃物指令 94/62/EC
- 关于限制在电子电气设备中使用某些有害成分的指令 **(RoHS)**: RoHS 指令 2011/65/EU 和 2015/863/EU

美国

- 无线电发射干扰条例: 47 CFR 15, 在 FCC Part 15 (A 类) 标准中实行
- 安全性: 职业安全和健康条例—29 CFR 1910, 在这些标准中实行:
 - UL 61010-1
 - IEC 61010-2-061

国际

- 电磁兼容性 **(EMC)**:

- IEC 61326-1
- IEC CISPR 11 (A 类)
- IEC 61000-3-2
- IEC 61000-3-3

请参阅以下章节：[电磁兼容性](#)。

- 安全性：
 - IEC 61010-1
 - IEC 61010-2-061

电气注意事项



警告! 触电危险。切勿拆除保护盖。如果拆除保护盖，可能会导致人员受伤或系统运行不正常。日常维护、检查或调整不需要拆除保护盖。如果需要拆下保护盖进行维修，请联系 **SCIEX** 现场服务人员 (**FSE**)。



警告! 火灾危险或触电危险。如果必须安装或更换保险丝，请联系 **SCIEX**。操作保险丝之前，请务必先关闭电源，然后断开电源线。只能使用正确类型和额定值的保险丝进行更换。



- 遵守要求的电气安全工作规范。
- 使用电缆管理规范控制电缆，降低被绊倒的风险。

有关系统电气规格的信息，请参阅文档：《场地规划指南》。

主电源

按照本指南的说明将系统连接到兼容的主电源。



警告! 触电危险。所有电气线路和固定装置只能由专业人员负责安装，并确保所有安装均遵循当地法规和安全标准。



警告! 触电危险。确保在紧急情况下可从主电源插座断开。不要挡住主电源插座。



警告! 触电危险。仅使用随系统提供的主电源电缆。请勿使用未为本系统运行而进行正确评级的主电源电缆。

质谱仪、可选工作台或低真空泵无需外部变压器。

保护接地导体

主电源必须包括正确安装的保护接地导体。在连接本系统前，必须由合格的电气技师安装或检查保护接地导体。



警告! 触电危险。不要故意断开保护接地导体。任一保护接地导体断开都将造成触电危险。



警告! 触电危险。确保在样本定量环和离子源上的适用接地点之间连接保护接地导体（接地电缆）。该补充接地强化了 **SCIEX** 规定的安全配置。

化学品注意事项



警告! 电离辐射危险、生物危害或有毒化学品危险。在清洁或维护之前，确定是否需要去污。如果系统使用了放射性物质、生物制剂或有毒化学品，则在清洁或维护之前客户必须先消除系统污染。



警告! 刺伤危险、电离辐射危险、生物危害或有毒化学品危险。如果离子源窗口有裂痕或破损，切勿使用该离子源。请联系 **SCIEX** 现场服务人员 (**FSE**)。设备中引入的任何有毒或有害材料均会存在于离子源排气输出中。设备产生的废气应从室内排出。请按照既定实验室安全程序处置锐器。



警告! 环境危害。请勿将系统组件当作城市垃圾丢弃。请遵守当地法规，正确地丢弃组件。



警告! 生物危害或有毒化学品危险。为了防止泄漏，请将排放管线正确地连接到质谱仪和离子源废气排放瓶。

- 在进行维修和定期维护之前，确定系统中使用的化学品。有关必须遵守的化学品健康和安
全注意事项，请参阅安全数据表 (SDS)。有关存储信息，请参阅分析证书。要查找 **SCIEX**
SDS 或分析证书，请转到 sciex.com/tech-regulatory。
- 一定要穿戴指定的个人防护设备，包括无粉手套、护目镜和实验室外套。

注释: 建议使用丁腈或氯丁橡胶手套。

- 在通风良好的区域或通风橱内工作。
- 使用易燃材料时，例如异丙醇、甲醇和其他易燃溶剂，切勿靠近点火源。
- 小心地使用和处置任何化学品。如果不遵守正确的化学品处理和处置程序，则可能会造成
人员受伤。

-
- 在清洁过程中，切勿使皮肤接触化学品。使用后洗手。
 - 请确保所有排气软管均正确连接，且所有连接和功能均按设计进行。
 - 收集所有废液并将其按危险废弃物处置。
 - 请遵守关于生物危害性、有毒和放射性物质的存储、处理和处置的所有当地法规。
 - 油封低真空泵：（建议）在低真空泵下方使用二次防护托盘。

注释：干式低真空泵不需要进行二次防护。

- （建议）在溶剂瓶和废液容器下面使用二次防护托盘收集可能的化学溢出物。

系统安全液体

可以在系统中安全地使用以下液体。关于安全清洗液的信息，请参阅章节：[必需材料](#)。

小心：潜在的系统损坏。在收到 **SCIEX** 确认液体不会产生危害的通知之前，不得使用任何其他液体。这不是一份详尽的清单。

注释：对于 LC 流动相，只使用新鲜制备的 LC-MS 级或更高等级的溶剂。

- 有机溶剂
 - LC-MS 级乙腈，高达 100%
 - LC-MS 级甲醇，高达 100%
 - LC-MS 级异丙醇，高达 100%
 - LC-MS 级或更高等级水，高达 100%
- 缓冲液
 - 乙酸铵，低于 100 mM
 - 甲酸铵，低于 100 mM
- 酸和碱
 - 甲酸，低于 1%
 - 乙酸，低于 1%
 - 三氟乙酸 (TFA)，低于 1%
 - 七氟丁酸 (HFBA)，低于 1%
 - 氨/氢氧化铵，低于 1%

通风注意事项

烟气排放和废物处置必须遵守所有联邦、州、省和当地的健康和安全法规。客户应确保按照当地健康和安全法规的要求保持空气质量。

质谱仪离子源废气排放系统和低真空泵必须连接到专门的实验室通风橱或外部排气系统。



警告! 火灾危险。确保离子源废气排放系统已连接和正在运行, 以防止易燃蒸汽在离子源中积聚。



警告! 电离辐射危险、生物危害或有毒化学品危险。如果使用质谱仪分析了有害、生物危害的或放射性物质, 则务必将废气排至专门的实验室通风橱或排气系统, 并确保通风管道已用夹子固定牢靠。确保实验室具有适合所执行工作的正确换气措施。



警告! 电离辐射危险、生物危害或有毒化学品危险。如果离子源排气和低真空泵排气软管未正确连接到实验室通风系统, 请勿运行质谱仪。定期检查排气管道, 以确保没有泄漏。在系统通风不足的情况下使用质谱仪可能会危害健康, 或导致严重人身伤害。



警告! 电离辐射危险、生物危害或有毒化学品危险。如果不了解与离子源一起使用的有毒或有害材料的妥善利用、防护和疏散方面的知识且未接受相关培训, 切勿使用离子源。



警告! 刺伤危险、电离辐射危险、生物危害或有毒化学品危险。如果离子源窗口有裂痕或破损, 切勿使用该离子源。请联系 **SCIEX** 现场服务人员 (**FSE**)。设备中引入的任何有毒或有害材料均会存在于离子源排气输出中。设备产生的废气应从室内排出。请按照既定实验室安全程序处置锐器。

物理注意事项



警告! 高温表面危险。在开始任何维护程序之前, 先让 **OptiFlow Pro** 离子源的温度降低至少 **40** 分钟。离子源和真空接口的某些表面在工作过程中会发烫。



警告! 抬升危险。使用机械起重装置来抬升和移动质谱仪。如果必须手动移动质谱仪, 则至少需要七个人才能安全地移动。请遵照既定安全抬升操作规程。我们推荐使用专业的移动服务。关于系统组件的重量, 请参阅文档: 《场地规划指南》。

环境注意事项

安排合格的人员安装主电源、加热、通风和上下水管线及固定装置。确保所有的安装均符合当地规章和生物危害法规。有关该系统所需环境条件的信息，请参阅文档：《场地规划指南》。

设置系统时，请确保设备周围有足够的通道空间。



危险! 爆炸危险。请勿在含有爆炸性气体的环境中运行该系统。该系统不适合在易爆环境中运行。



警告! 生物危害。如果在系统中使用生物危害性物质，一定要遵守危害评估、管控和处理方面的当地法规。本系统或其任何部分都不适合作为生物屏障使用。



警告! 环境危害。遵照既定程序处置生物危害性、有毒、放射性和电子废弃物。客户负责按照当地法律和法规处置有害物质，包括化学品、废油和电气部件。

小心: 潜在的质量偏移。保持稳定的环境温度。如果温度变化超过 **2 °C/小时**，分辨率和质量校准可能会受到影响。

电磁环境

电磁兼容性

基本电磁环境: 具有直接从公共电网低压供电特征的地点所存在的环境。

性能标准 A (标准 A): 设备按预期运行，在测试期间或之后性能未退化，功能未损失。

性能标准 B (标准 B): 测试期间，设备可能发生（一项或多项）功能损失，但在测试后可按预期运行。

性能标准 C (标准 C): 允许功能损失，前提是该功能可自行恢复或可通过控制操作恢复。

本设备拟用于基本电磁环境。

在电磁抗扰情形下允许的性能损失总离子计数 (TIC) 变化小于 **20%**。

确保可为设备维持可兼容的电磁环境，使该设备按预期运行。如果电源线具有较高电气噪声，则安装电涌保护器。

电磁干扰

第 1 组设备: 此类设备分类为工业、科学和医疗 (ISM) 设备，其内部运行可能使用射频能量。

A 类设备: 适用于除住宅及直接与为住宅供电所用低压电源网络相连的所有设施的设施。[摘自 CISPR 11:2009, 5.3] A 类设备应遵守 A 类限制。

小心: 潜在的无线电干扰。本设备不适用于居住环境，可能无法在此类环境中提供足够的无线电接收保护。

根据 **FCC** (美国联邦通信委员会) 合规规则第 **15** 部分的规定，本设备已经进行了测试，证明符合 **A** 类数字设备的限制。

这些限制旨在提供合理的保护，防止本设备在商业环境中运行时受到有害干扰。本设备会产生、使用并可能辐射无线频率能量，如果未按照操作手册要求安装和使用，可能会对无线通信造成有害干扰。

在住宅区使用本设备可能会造成有害干扰，在这种情况下，消除此类干扰的费用需自行承担。未得到制造商明确批准的变更或修改可能会使您操作本设备的权限失效。

拆除和处置



警告! 环境危害。遵照既定程序处置生物危害性、有毒、放射性和电子废弃物。客户负责按照当地法律和法规处置有害物质，包括化学品、废油和电气部件。

拆除之前，请遵守地方法规，对整个系统进行净化处理。

当系统退出服务时，请遵守国家和地方环境法规，对不同的材料进行分类和回收。请参阅以下章节：[质谱仪存储和处理](#)。

注释: SCIEX 不会接受未填写净化表的任何系统回收。请联系现场服务人员获得一份净化表。

切勿将系统组件或部件（包括计算机部件）作为未分类的城市废弃物丢弃。

废弃电子电气设备

遵守当地城市废物法规条例中的正确处置规定，减少废弃电子电气设备 (WEEE) 对环境的影响。为了安全地丢弃设备，请联系当地的客户服务部进行免费的仪器上门回收。

合格人员

只有合格的 SCIEX 人员才能安装、检查和维修设备。安装完系统后，现场服务人员 (FSE) 会使用文档：《客户熟悉系统检查清单》帮助客户熟悉系统操作、清洁和基本维护。如果保修期内的系统由未经 SCIEX 授权的人员进行维修，则 SCIEX 不负责修复此类维修造成的任何损坏。

只能由制造商认定的合格人员维护设备。可在安装过程中使实验室指定人员熟悉合格维护人员 (QMP) 程序。QMP 是对维护实验室设备相关的电气和化学风险有相应认识的人员。

实验室条件

安全环境条件

系统设计为可在以下条件中安全操作：

- 室内
- 海拔高度：最高 2,000 m (6,560 英尺)
- 环境温度：5 °C (41 °F) 到 40 °C (104 °F)
- 相对湿度：20% 至 80%，无凝结
- 主电源电压波动：标称电压的 ±10%
- 瞬态过电压：最高可达到过电压类别 II 的级别

- 主电源暂时过电压
- 污染程度 2

性能规范

系统设计为在以下条件下符合规范：

- 环境温度为 15 °C 至 30 °C (59 °F 至 86 °F)

温度随时间的变化必须保持在 4 °C (7.2 °F) 范围内，温度的变化率为每小时不超过 2 °C (3.6 °F)。若环境温度波动超出限制，可能会造成谱图质量偏移。

- 相对湿度为 20% 至 80%，无凝结

设备使用和修改



警告！触电危险。切勿拆除保护盖。如果拆除保护盖，可能会导致人员受伤或系统运行不正常。日常维护、检查或调整不需要拆除保护盖。如果需要拆下保护盖进行维修，请联系 **SCIEX** 现场服务人员 (**FSE**)。



警告！人身伤害危险。仅使用 **SCIEX** 推荐的部件。使用非 **SCIEX** 推荐使用的部件或者将部件用于任何非设计用途，可能会对用户造成伤害，或对系统性能带来不利影响。



警告！抬升危险。使用机械起重装置来抬升和移动质谱仪。如果必须手动移动质谱仪，则至少需要七个人才能安全地移动。请遵照既定安全抬升操作规程。我们推荐使用专业的移动服务。关于系统组件的重量，请参阅文档：《场地规划指南》。

小心：潜在的系统损坏。切勿在质谱仪附近使用会释放气体的实验室清洁溶剂和蜡。这种气体可能会导致高背景噪声。

请在符合质谱仪文档：《场地规划指南》中的建议环境条件的实验室室内使用该系统。

如果系统的使用条件或使用环境未获得制造商批准，则设备提供的性能和保护等级可能会降低或丧失。

有关系统的维修信息，请联系 **FSE**。对系统进行未经授权的修改或操作可能会导致人身伤害和设备损坏，且可能会导致保修失效。如果系统在建议的环境条件之外运行，或进行了未经授权的修改，则采集的数据可能不准确。

该系统设计用于化学物质的定性和定量分析。

本节包含关于质谱仪的信息。关于离子源概述，请参阅文档：*OptiFlow Pro* 离子源操作员指南。

系统概述

此系统适用于化学物质的定性和定量分析。

SCIEX 7500+ 系统包含升级到 QTRAP 功能的途径。用户可以购买 QTRAP 许可证以获取线性离子阱 (LIT) 功能。有关更多信息，请转到 sciex.com。

该系统包括以下组件：


- SCIEX 7500+ 质谱仪。
- 低真空泵。低真空泵可按如下配置：
 - 两台油封低真空泵
 - 两台干式泵

注释：切勿将油封低真空泵和干式泵用于同一质谱仪。

- OptiFlow Pro 离子源，使用 Analytical 流速 ESI 探针和 Analytical 流速 E Lens 探针。请参阅文档：《*OptiFlow Pro* 离子源操作员指南》。
- SCIEX 提供的计算机和显示器，带有控制软件，用于进行仪器优化、采集方法的开发以及数据采集处理。如需计算机规格和要求，请参阅软件文档。

硬件概述

图 2-1 正面图

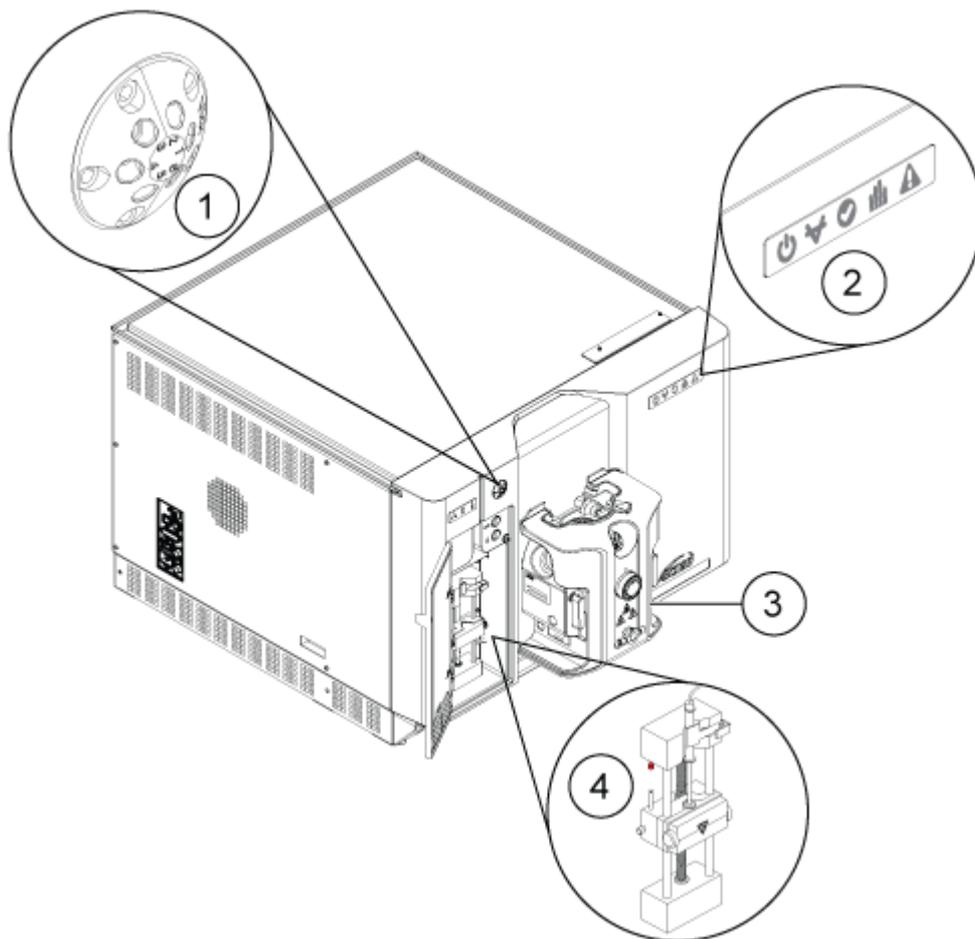

项目	描述	了解更多信息
1	分流阀	请参阅以下章节： 分流阀 。
2	面板符号	请参阅以下章节： 面板符号 。
3	离子源	请参阅文档：《 <i>OptiFlow Pro</i> 离子源操作员指南》，它以离子源文档 U 盘或 DVD 的形式提供，也可从 sciex.com 获得。
4	注射泵	调整集成注射泵位置 。

面板符号

下表提供了关于质谱仪上的状态 LED 的说明。

表 2-1 面板符号


LED	颜色	名称	描述
	绿色	电源	系统的电源打开时亮起。
	绿色	真空	在抽气期间以及质谱仪处于运行真空水平（即质谱仪处于就绪或空闲状态）时亮起。排气开始后闪烁大约 30 分钟。质谱仪排气时不会亮起。
	绿色	准备就绪	质谱仪排气时闪烁。
	蓝色	扫描	系统采集数据时闪烁。
	红色	故障	发现系统故障时亮起。在抽真空期间、质谱仪处于空闲或就绪状态时以及质谱仪排气时缓慢闪烁。排气开始后快速闪烁大约 30 分钟。

系统电源打开时，所有 LED 灯均亮起。电源 LED 灯保持亮起状态。其他 LED 灯闪烁 2 秒钟，然后熄灭。真空 LED 灯开始闪烁。当系统达到运行真空水平时，真空 LED 保持亮起状态。

连接点

下图显示了质谱仪连接的位置。图中显示了 **RESET** 和 **VENT** 按钮以及质谱仪便捷开关的位置。

图 2-2 背面和侧面图

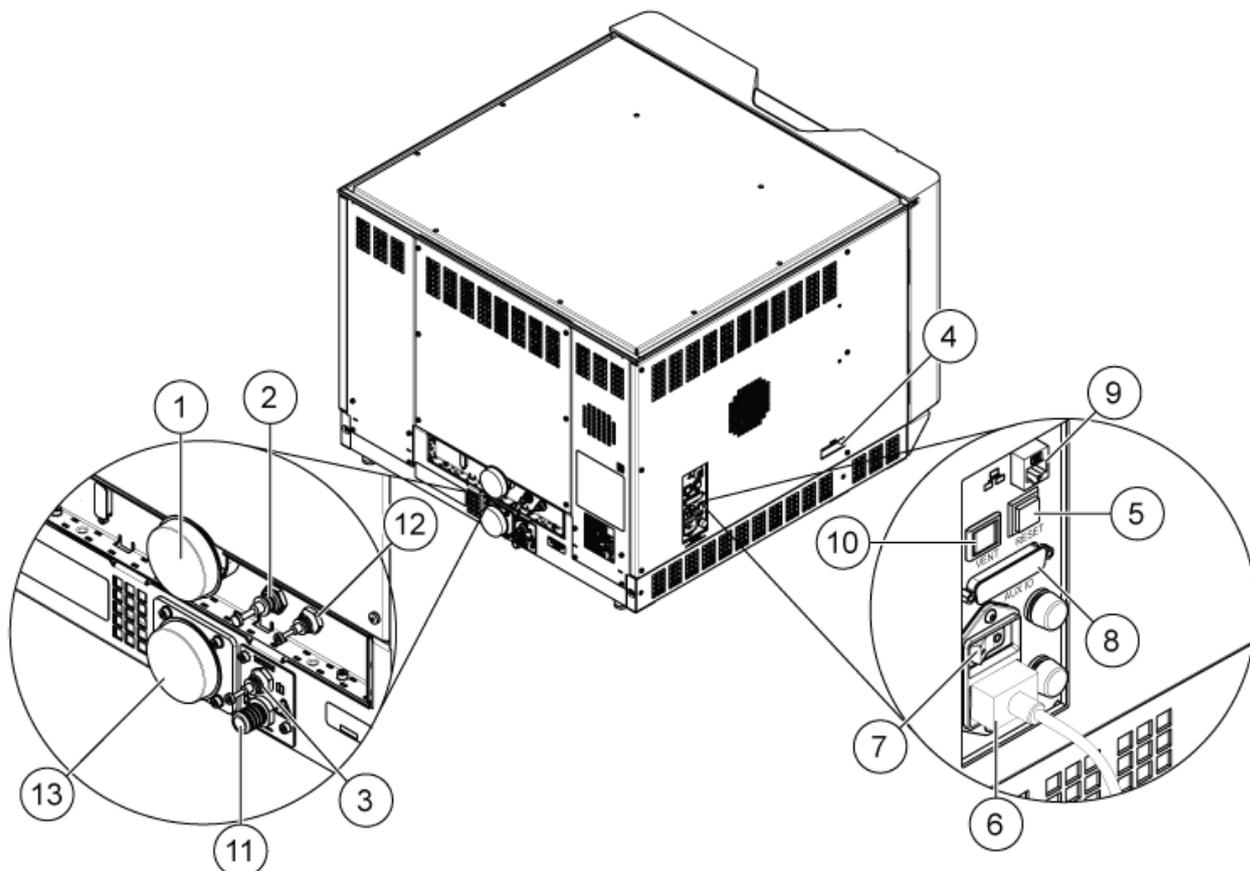

项目	描述	了解更多信息
1	低真空泵连接点 (MS 40 或 MSR 90)	请联系现场服务人员。
2	气体供应点 (气体 1/ 气体 2)	请参阅文档:《场地规划指南》。气体 1/气体 2 供应装置的气体管线连接该端口。
3	离子源废气排放气源	请参阅文档:《场地规划指南》。离子源排气供应装置的气体管线连接该端口。
4	离子源通信连接点	请联系现场服务人员。
5	RESET 按钮	请参阅以下章节: 重置质谱仪 。
6	主电源连接点	请参阅以下章节: 启动系统 或 关闭并对系统进行排气 。
7	质谱仪便捷开关	请参阅以下章节: 启动系统 或 关闭并对系统进行排气 。 <ul style="list-style-type: none"> • 上: 系统的电源打开。 • 下: 系统的电源关闭。

项目	描述	了解更多信息
8	辅助 I/O 连接点	请参阅文档：《设备设置指南》。
9	以太网连接带点（连接质谱仪和计算机）	请联系现场服务人员。
10	VENT 按钮	请参阅以下章节： 启动系统 或 关闭并对系统进行排气 。
11	离子源排废（至离子源废气排放瓶）	请参阅文档：《场地规划指南》。
12	氮气供应（Curtain Gas 接口气体，CAD 气体）	请参阅文档：《场地规划指南》。氮气供应装置的气体管线连接该端口。
13	低真空泵连接点（MS 120 或 MSR 130）	请联系现场服务人员。


工作原理—硬件

质谱可测量离子质荷比 (m/z)，以鉴定未知化合物，量化已知化合物，以及提供关于分子的结构和化学特性的信息。

SCIEX 7500+ 系统采用了 Mass Guard 技术，这是一种能够增加系统运行时间的硬件和软件技术。

该质谱仪具有一系列四极杆过滤器，利用离子的 m/z 值来传输离子。本系列的第一个四极杆是 DJet+ 总成，位于孔板和 Q0 区域之间。为了提高灵敏度并获得更好的信噪比，DJet+ 总成在离子进入 Q0 区域之前将离子置于焦点。在 Q0 区域中，作为 Mass Guard 技术的功能之一的 T Bar 喷针，可帮助防止污染物传输到系统中。Q0 区域在离子进入 Q1 四极杆之前再次将离子置于焦点。

图 2-3 离子轨道

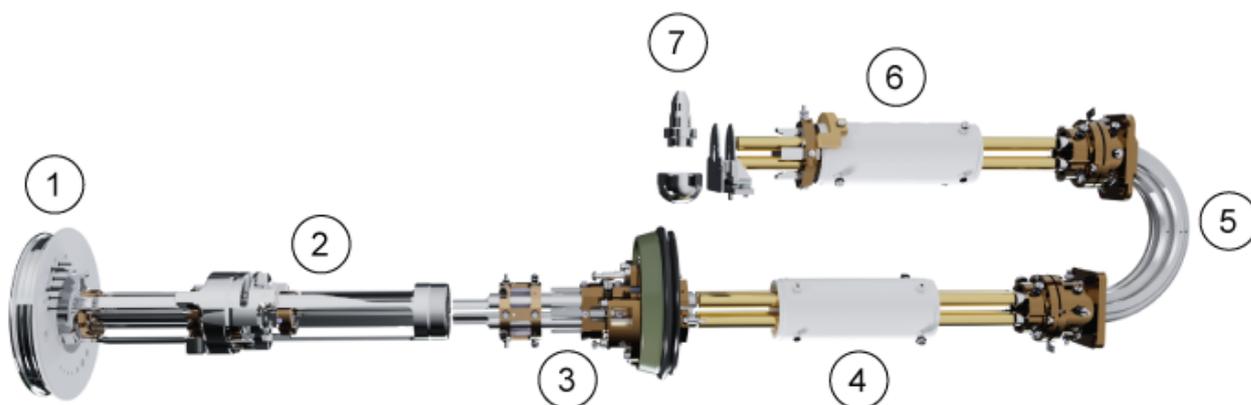

项目	描述
1	气帘板和孔板
2	DJet+ 离子导向器
3	Q0 区域, 带有 T Bars
4	Q1 四极杆
5	Q2 碰撞池
6	Q3 四极杆
7	检测器

Q1 四极杆是一种过滤四极杆, 可在离子进入 Q2 碰撞池之前组织离子。在 Q2 碰撞池中, 通过与气体分子碰撞, 离子的内部能量不断增加, 直到分子键断裂, 形成子离子。此技术可供用户创建测量子离子 m/z 以确定母离子组成的实验。

离子通过 Q2 碰撞池之后, 它们会进入 Q3 四极杆进一步过滤。然后, 它们进入检测器。在检测器中, 离子产生电流并转换成电压脉冲。离开检测器的电压脉冲与进入检测器的离子数量成正比。系统监测这些电压脉冲, 然后将信息转变成信号。此信号显示特定 m/z 值的离子强度, 系统以质谱形式显示此信息。

线性离子阱 (LIT) 功能提供了数种增强型操作模式。这些增强型模式的一个共同要素是离子被捕获于四极杆 Q3 区域, 然后经扫描输出产生完整的质谱数据。许多质谱都是快速采集到的, 比类似的标准四极杆操作模式中采集到的质谱要密集得多。

注释: 线性离子阱功能仅在激活了 QTRAP 功能的系统上可用。

在采集阶段, 离子穿过 Q2 碰撞池, 在此处 CAD 气体将离子聚焦。然后, 离子进入 Q3 区域。四极杆 Q3 在只施加主射频电压的情况下运作。施加直流势垒电压的出口透镜使离子保留在 Q3 四极杆中。在填充时间结束之后 (由用户配置或者由动态填充时间功能 (Dynamic Fill Time feature) 控制) 直流势垒电压施加于 Q3 输入透镜 (IQ3)。此电压将采集到的离子保持在 Q3 区域, 并阻止更多的离子进入。输入和输出透镜直流电压势垒和施加到四极杆上的射频电压可将离子保持在 Q3 区域内。

在扫描输出阶段, 输出透镜上的电压、辅助射频电压和主射频电压逐渐增大, 提供与四极杆扫描类型相比更高的分辨率和灵敏度。四极杆 Q3 采用了辅助交流频率。主射频电压振幅由低值逐渐升高至高值, 从而依次使各离子与辅助交流频率发生共振。当离子与交流频率发生共振后, 它们获得了足够的轴向速度, 从而可以克服输出透镜势垒, 轴向排向质谱仪离子检测器。通过快速扫描主射频电压, 可以获得采集到 Q3 区域中离子的完整质谱数据。

如需关于可用软件参数的信息, 请参阅文档: 《帮助系统》。



警告! 人身伤害危险。为了安全地使用系统，请遵守文档中的说明。如果未按 **SCIEX** 规定的方式使用设备，则该设备提供的防护可能减弱。

启动系统



警告! 触电危险。确保在紧急情况下可从主电源插座断开。不要挡住主电源插座。

注释: 操作系统前，请阅读以下章节中的安全信息：[操作注意事项和限制](#)。

前提条件

- 满足《场地规划指南》中规定的场地要求。《场地规划指南》包括有关电网电源和连接件、压缩空气、氮气、低真空泵、通风、排气和场地净空要求的信息。如果需要，请联系 **SCIEX** 索取一份《场地规划指南》。关于联系信息，请访问 sciex.com/contact-us。
- 离子源废气、压缩空气和氮气与质谱仪相连。
- 4 L 离子源废气排放瓶已连接到质谱仪的废气废物连接装置和实验室通风系统上。
- 离子源排气软管牢牢地夹在质谱仪、离子源废气排放瓶和通风连接件上。
- 低真空泵的排气软管已连接到实验室通风系统。
- 质谱仪便捷开关已关闭，主电源电缆已连接到质谱仪。
- 质谱仪和低真空泵主电源电缆已连接到 200 VAC 至 240 VAC 主电源。
- 以太网电缆同时与质谱仪和计算机相连。

1. 打开质谱仪便捷开关。请参阅图：[图 2-2](#)。
2. 打开计算机。
3. 打开控制软件。

注射泵

调整集成注射泵位置



警告! 刺伤危险。注射器要轻拿轻放。注射器的尖端特别锋利。




警告！刺伤危险。为了防止损坏玻璃注射器，确保注射器正确地安装在注射泵中，并且正确地调整了注射泵的自动停止设置。如果注射器破裂，则遵循既定安全程序处置锐器。

关于注射泵在质谱仪上的位置，请参阅图：图 2-1。

1. 打开注射器盖。
2. 按下注射泵右侧的 **Release** 按钮以降低基部，然后插入注射器。
3. 请确保注射器末端与基部平齐，并且注射器的轴安置在保险装置处。
4. 调整标杆，以便其在注射器柱塞撞击玻璃注射器底部之前触发注射器自动停止。
5. 确保质谱仪和集成注射泵已在软件中激活。

注释：在后续的手动使用中，等质谱仪进入就绪状态后，按下质谱仪上位于注射器右侧的按钮以开始流动。也可以通过控制软件自动控制注射泵流动。

图 3-1 注射泵 LED 灯

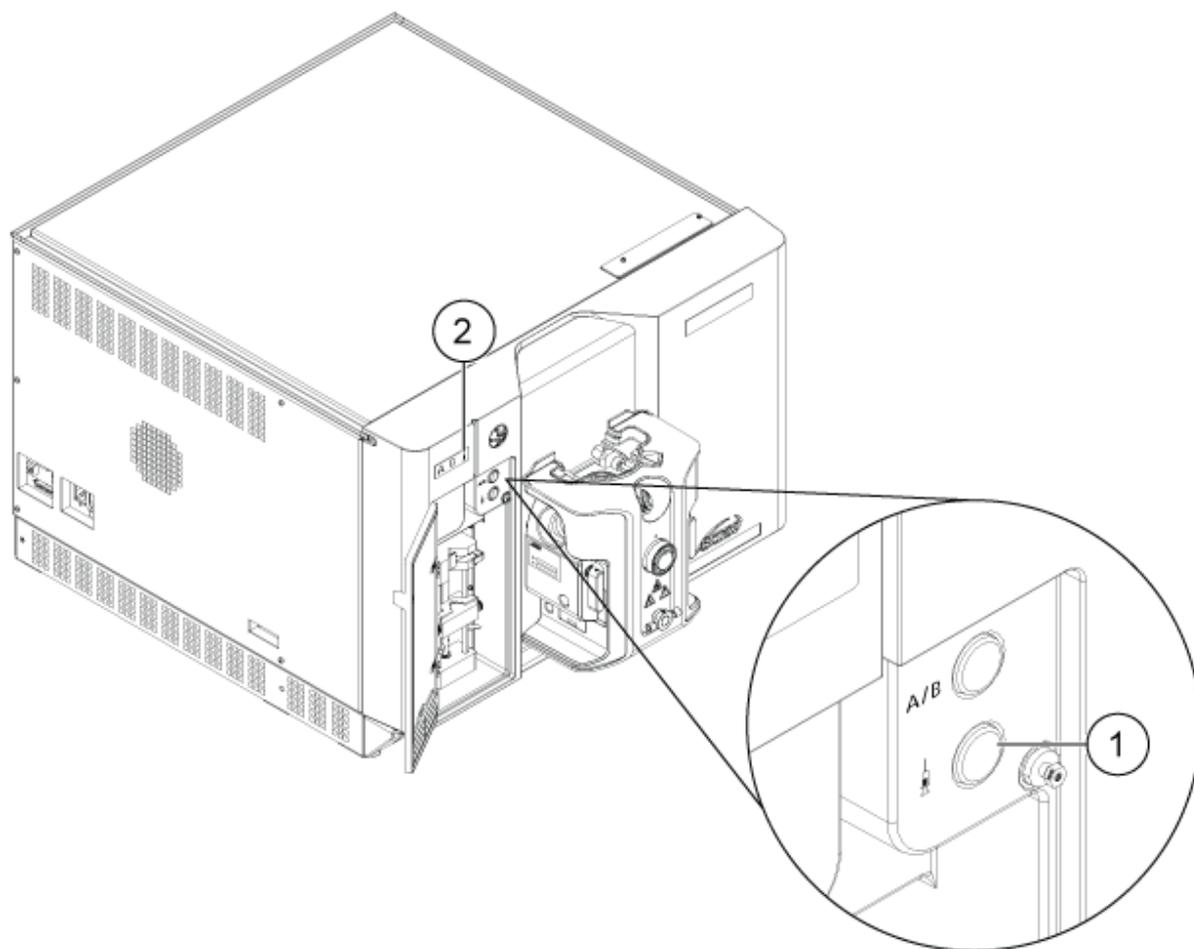

项目	描述
1	注射泵的开启和关闭按钮
2	注射泵状态 LED 灯

6. 使用控制软件启动或停止注射泵。

分流阀



警告! 触电危险。通过分流阀将样本管路接地，以避免离子源与注射泵之间的高电压产生放电。

质谱仪的前面板包含一个集成六通两位分流阀。它可以配置为分流阀，用于使溶剂流到废液，直到样本出现在液流中；或者配置为带进样环的进样阀。

分流阀位于前盖左上侧。当前盖在工作条件下关闭时，可以看到定子面。

外面板上注射器面板内的按钮可用于手动更改分流阀的状态。

小心: 潜在的错误结果。在运行中请勿按下分流阀按钮。否则，可能会导致错误数据。

将分流阀垂直调节至进样器模式

当阀门置于 **A** 位时，样本会流经外部回路。当阀门转换到 **B** 位时，样本被注入。

- 垂直调节阀门以转为进样器模式。

图 3-2 分流阀：进样器模式位置 A


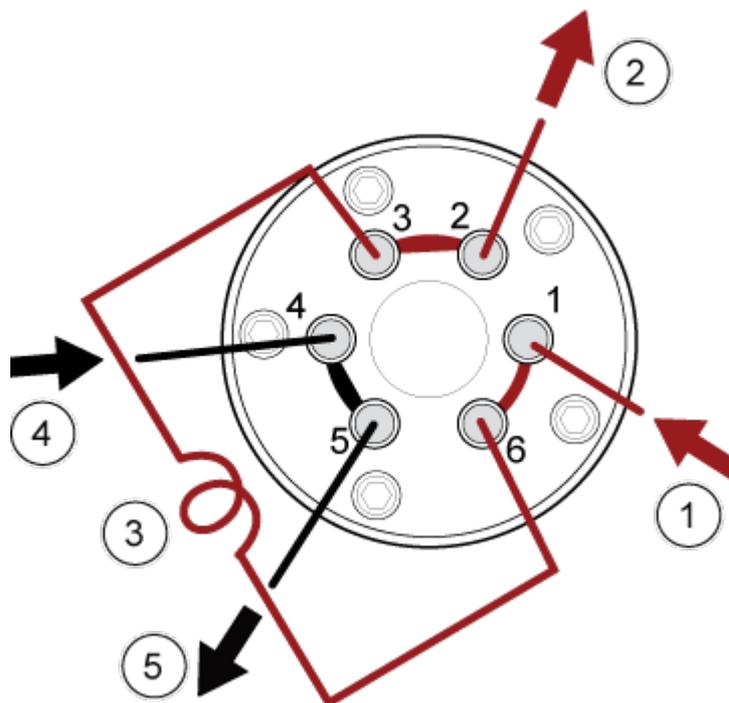


图 3-3 分流阀：进样器模式位置 B

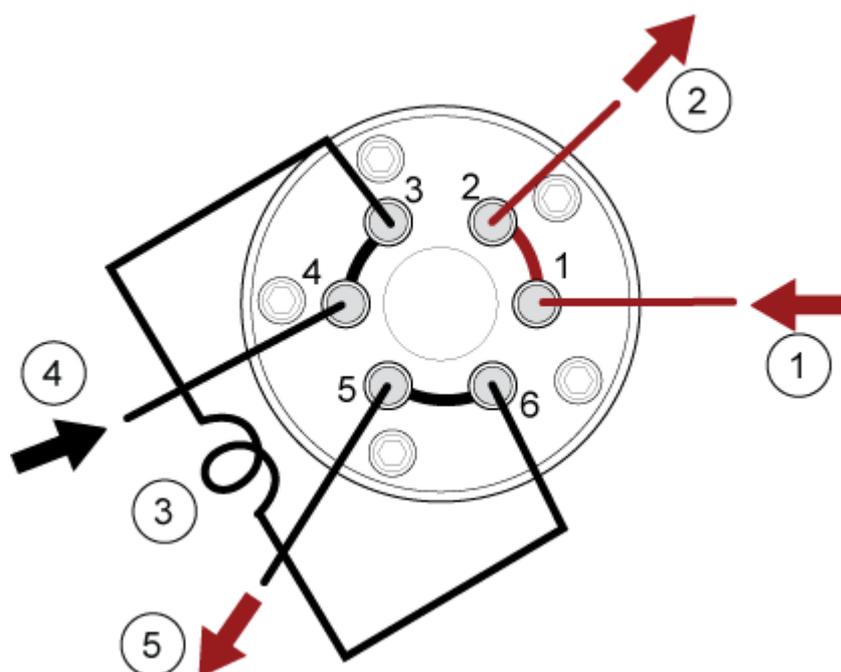

项目	描述
1	样本进入
2	废弃物排出

项目	描述
3	样本环（端口 3 和 6）
4	流动相位于
5	至色谱柱，或者至质谱仪（如果未安装色谱柱）

将分流阀垂直调节至分流模式

当阀门位于 **A** 位时，样本流进入质谱仪。当阀门转换到 **B** 位时，液流进入废弃物容器。

- 垂直调节阀以转为分流模式。

图 3-4 分流阀：分流器模式位置 **A**


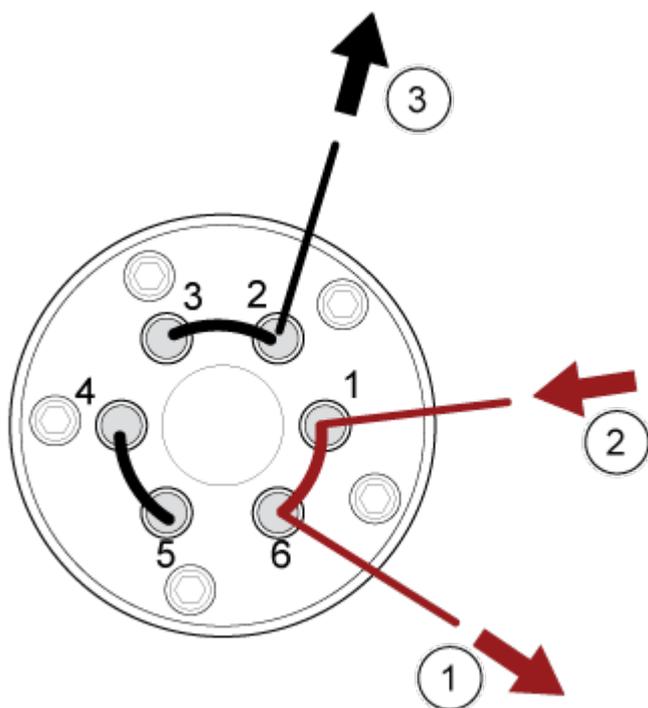


图 3-5 分流阀：分流器模式位置 B

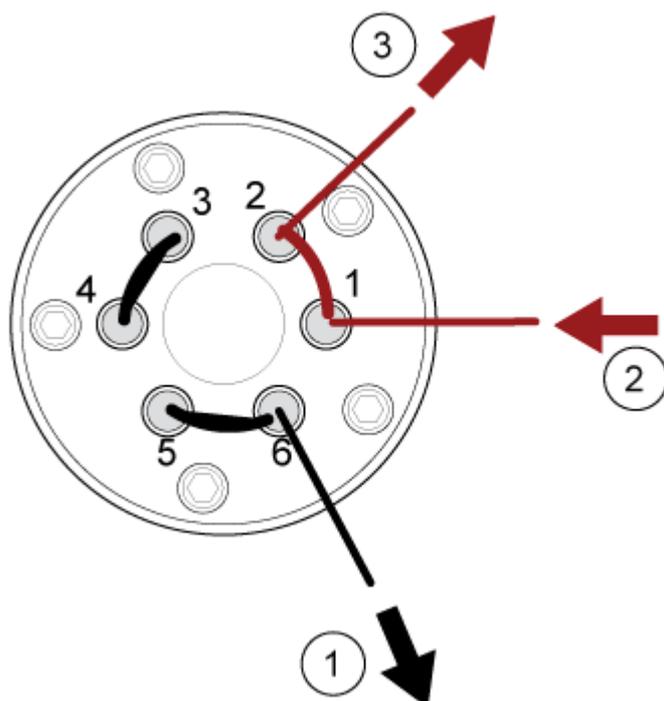

项目	描述
1	至质谱仪
2	来自色谱柱
3	废弃物排出

关闭并对系统进行排气

某些程序要求关闭系统，即关闭系统的电源。还有些需要对系统进行排气，即释放真空压力。根据需要执行以下步骤，以关闭系统或释放压力。

注释: 如果必须断开输入气体供应装置，则应在断开前释放气体管路内的压力。

提示! 如果质谱仪必须关闭，请按以下说明操作。

1. 完成或停止任何正在进行的扫描。

小心: 潜在的系统损坏。在系统关闭之前先关闭样品流。

2. 关闭流向系统的样本流。
3. 如果质谱仪已激活，则在控制软件中将其停用。请参阅文档：《软件用户指南》。
4. 关闭控制软件。

5. 要对系统进行排气，请执行以下步骤：
 - a. 按住 **Vent** 按钮 3 秒钟。请参阅图：图 2-2。
真空 LED 灯开始闪烁，速度比抽气期间更快。涡轮泵逐渐降速。
 - b. 让系统排气 10 分钟。
6. 关闭质谱仪便捷开关。
7. 从主电源插座上断开质谱仪主电源电缆。
8. （如果对系统进行排气）从主电源插座上断开低真空泵主电源电缆。

注释：启动质谱仪之前，务必连接此电缆。如果没有连接，则质谱仪将保持 **Idle** 状态，且不会开始抽空顺序。

重置质谱仪

小心：潜在的系统污染。确保对系统进行通风，以免损坏质谱仪。

1. 停止任何正在进行的扫描，然后关闭流向系统的样本流。
2. 在控制软件中，停用质谱仪。请参阅文档：《软件用户指南》。
3. 关闭控制软件。
4. 遵循下列步骤来对系统进行排气：
 - a. 按住 **Vent** 按钮 3 秒钟。请参阅图：图 2-2。
真空 LED 灯开始闪烁，速度比抽气期间更快。涡轮泵逐渐降速。
 - b. 让系统排气 10 分钟。
5. 按住 **Reset** 按钮五秒钟。
当继电器激活时，即可听到咔嚓声。大约 10 分钟后，质谱仪达到工作压力。

操作说明 - 用户工作流程

4

安装并配置系统后，系统便已做好使用准备。下表显示了可用的工作流程。对于每种任务，列出了包含更多信息的参考资料。

表 4-1 用户工作流

任务	参考资料
分析师	
监控系统状态	《帮助系统》
创建并提交批次	《帮助系统》
查看和管理队列中的样本	《帮助系统》
浏览数据	《帮助系统》
方法开发人员	
配置系统	<ul style="list-style-type: none">配置质谱仪：《帮助系统》创建项目和数据文件夹：《帮助系统》配置 LC 设备：《帮助系统》
调谐质谱仪	《帮助系统》
创建质谱方法	《帮助系统》
创建液相色谱方法	《帮助系统》
开发处理方法	《帮助系统》
管理员	
设置 Windows 文件许可权限	《实验室主管指南》
配置 LIMS	《帮助系统》。
给软件添加用户并指定角色	《实验室主管指南》或《帮助系统》
存档日志	《帮助系统》
审核人	
审查处理后的结果	《帮助系统》
浏览数据	《帮助系统》
审查日志	《帮助系统》

定期清洁和维护系统以保持最佳性能。



警告! 触电危险。切勿拆除保护盖。如果拆除保护盖,可能会导致人员受伤或系统运行不正常。日常维护、检查或调整不需要拆除保护盖。如果需要拆下保护盖进行维修,请联系 **SCIEX** 现场服务人员 (**FSE**)。



警告! 电离辐射危险、生物危害或有毒化学品危险。在清洁或维护之前,确定是否需要去污。如果系统使用了放射性物质、生物制剂或有毒化学品,则在清洁或维护之前客户必须先消除系统污染。



维护概述

提示! 定期进行维护工作,以确保系统在最佳情况下运行。

- 每隔一段时间进行常规维护检查,检查所有连接以确保系统安全地运行。请参阅以下章节: [检查连接](#)。
- 定期清洁系统,使其处于良好的运行状态。
- 在系统维护过程中,仔细检查外部气源系统的组件。为了确保状况令人满意,检查连接到设备的管路。更换塌陷或者有裂纹或夹痕的导管。

有关离子源维护的信息,请参阅文档:《*OptiFlow Pro* 离子源操作员指南》。

维护频率

质谱仪和离子源的维护频率与以下因素有关。这些因素会逐渐引起质谱仪性能变化。

- 检测的化合物
- 样本的洁净度和样本制备方法
- 探针接触样本的时长
- 系统总计运行时间

定期使用 **MS** 调谐工作区中的 **系统检查** 功能检查系统健康状况。请参阅文档:《*SCIEX OS* 帮助系统》。

注释: 有关调谐频率的信息,请参阅以下章节: [校准离子和溶液](#)。

要订购易耗部件并了解基础维修和维护要求,请联系合格维护人员 (**QMP**) 或参阅文档:《部件和设备指南》。请与 **SCIEX** 现场服务人员 (**FSE**) 联系,了解所有其他维修和维护要求。

推荐的维护计划

下列表格中提供了推荐的系统清洁和维护计划。

表 5-1 质谱仪维护任务

组件	频率	任务	了解更多信息
系统	每日	检查泄漏	请参阅以下章节： 化学品注意事项 。
气帘板	每日	清洁	请参阅以下章节： 清洁气帘板 。
油封低真空泵 ¹ ：低真空泵油	每周	检查油位水平	请参阅以下章节： 检查低真空泵油位（油封低真空泵） 。如有需要，联系当地的合格维护人员或现场服务人员完成加油。
油封低真空泵 ¹ ：低真空泵	每 2 年，或按需要	更换	联系当地的合格维护人员或现场服务人员。
油封低真空泵 ¹ ：低真空泵	按需要	加注	联系当地合格维护人员或现场服务人员。
孔板（前部）	按需要	清洁	请参阅以下章节： 清洁孔板的前部 。
孔板（前面和背面）	按需要	清洁	联系当地的合格维护人员或现场服务人员。
质谱仪空气过滤器	按需要	更换	联系当地的合格维护人员或现场服务人员。
DJet+ 总成	按需要	清洁	联系当地的合格维护人员或现场服务人员。
IQ00 透镜	按需要	清洁	联系当地的合格维护人员或现场服务人员。
IQ0 透镜	按需要	清洁	联系当地的合格维护人员或现场服务人员。
仪器表面	按需要	清洁	请参阅以下章节： 清洁表面 。
离子源废气排放瓶	按需要	清空	请参阅以下章节： 清空离子源废气排放瓶 。
接口加热器	按需要	更换	联系当地的合格维护人员或现场服务人员。

¹ 此程序不适用干式低真空泵。

表 5-2 离子源维护任务

组件	频率	任务	了解更多信息
探针	按需要	检查和更换	请参阅文档：《 <i>OptiFlow Pro</i> 离子源操作员指南》。
电极	按需要	检查和更换	请参阅文档：《 <i>OptiFlow Pro</i> 离子源操作员指南》。
样本导管	按需要	更换	请参阅文档：《 <i>OptiFlow Pro</i> 离子源操作员指南》。
用于弹簧销的接触垫	按需要	清洁	请参阅文档：《 <i>OptiFlow Pro</i> 离子源操作员指南》。
E Lens 探针	按需要	清洁或更换	请参阅文档：《 <i>OptiFlow Pro</i> 离子源操作员指南》。

对于按需要完成的任务，请遵守以下指南：

- 当质谱仪表面变脏时或发生溢出后进行清洁。
- 在离子源废气排放瓶装满前清空该瓶。
- 如果系统灵敏度下降，则清洁孔板和 DJet+ 总成。请参阅以下章节：[质谱仪故障排除](#)，或联系现场服务人员。
- 油封低真空泵：当油位低于最小值时，添加油液。
- 定期检查所有排气连接以确保其完整性令人满意，并且任何排气管都已从客户实验室拆下。

清洁表面

在溢出或质谱仪外表面变脏之后，请清洁质谱仪外表面。

小心： 潜在的系统损坏。只能使用推荐的清洁方法和材料，以避免损坏设备。

1. 用一块浸湿温肥皂水的软布擦拭外表面。
2. 用一块浸湿水的软布擦拭外表面，从而去除任何的肥皂残留。

检查连接

- 检查以下连接，确保它们紧密且无渗漏：
 - 质谱仪至离子源废气排放瓶和离子源废气排放瓶至排气设备的离子源排气连接。
 - 低真空泵至排气设备的低真空泵连接。
 - 仪器背面以及压力调节器和气体发生器处的气体管线连接。

清洁前端

以下警告适用于本节所有程序：



警告! 高温表面危险。在开始任何维护程序之前，先让 **OptiFlow Pro** 离子源的温度降低至少 **40** 分钟。离子源和真空接口的某些表面在工作过程中会发烫。



采用日常清洁方法清洁质谱仪前端，以便达到以下目的：

- 最大限度地减少计划外的系统停机时间。
- 保持最佳灵敏度。
- 避免范围更广的清洁（需要上门维修）。

当污染发生时，执行初始日常清洁。清洁至并包括孔板的前部。如果日常清洁不能解决灵敏度问题，可能必须进行一次全面清洁。联系当地的合格维护人员或现场服务人员。

本部分提供了关于在不破坏真空环境的情况下执行日常清洁。

注释：遵守所有适用的地方法规。关于健康与安全指导准则，请参阅章节：[化学品注意事项](#)。

污染的症状

如果出现任何以下情况，则系统可能受到了污染：

- 灵敏度显著降低
- 背景噪音增加
- 全扫描或调查扫描方法中不属于样品的其他谱峰
- 在 **MS** 调谐工作区的系统检查功能中进行的充电测试指示带电效应

如果出现这些问题中的任何一种，即需清洁质谱仪前端。

必需材料

执行日常清洁需要下列材料：

- 无粉手套（推荐丁腈和氯丁橡胶）
- 护目镜
- 实验服
- 新 LC-MS 级水

注释：陈水可能含有污染物。

- 清洗液，可为：
 - 100% LC-MS 级甲醇

- 100% LC-MS 级异丙醇（2-丙醇）
- 干净的 1 L 或 500 mL 玻璃烧杯，用于配制清洗液
- 1 L 烧杯，用于收集用过的溶剂
- 有机废弃物容器
- 无绒擦拭布。请参阅以下章节：[制造商可提供的工具和用品](#)。
- （可选）聚酯棉签。请参阅以下章节：[制造商可提供的工具和用品](#)。

制造商可提供的工具和用品

注释: 对于部件号，请参阅文档：《部件和设备指南》。

- 小聚酯棉签，热粘合。也包含在清洁套件中。
- 无绒擦拭布（11 cm x 21 cm，4.3 英寸 x 8.3 英寸）。也包含在清洁套件中。
- 清洁套件。包含小聚酯棉签、无绒擦拭布、SCIEX 去污粉、清洁托盘、1.5-mm 长轴螺丝刀、2.5-mm 长轴螺丝刀和固定环拆卸工具。

清洁最佳做法



警告! 高温表面危险。在开始任何维护程序之前，先让 **OptiFlow Pro** 离子源的温度降低至少 **40** 分钟。离子源和真空接口的某些表面在工作过程中会发烫。



警告! 有毒化学品危险。要安全地使用、保留、储存和弃置化学品，请参阅化学品安全数据表。请遵守所有建议的安全规程。



警告! 电离辐射危险、生物危害或有毒化学品危险。在清洁或维护之前，确定是否需要去污。如果系统使用了放射性物质、生物制剂或有毒化学品，则在清洁或维护之前客户必须先消除系统污染。



警告! 环境危害。请勿将系统组件当作城市垃圾丢弃。请遵守当地法规，正确地丢弃组件。

- 拆除离子源之前先让其冷却。
- 请始终戴着干净的无粉手套（推荐丁腈和氯丁橡胶）执行清洁程序。
- 在清洁质谱仪组件之后及重新组装之前，戴上一副新的干净的手套。
- 不要使用此程序中未指定的其他清洁用品。
- 如果可能的话，在开始清洁前即行制备清洗液。
- 仅在非常干净的玻璃器皿中制备和储存所有的有机溶液和含有机物的溶液。切勿使用塑料瓶。污染物可从这些瓶子中浸出，并更大程度地污染质谱仪。

- 为了防止污染清洗液，将溶液倒在擦拭布或棉签上。
- 仅使擦拭布的中心区域接触质谱仪表面。切割边缘会留下纤维。

提示! 将擦拭布卷绕在热粘合聚酯棉签上。

图 5-1 示例：折叠擦拭布



- 为避免交叉污染，擦拭布或棉签触及表面一次之后就应丢弃。
- 如有必要，使用多块擦拭布多次清洁真空接口的较大部件，例如气帘板。
- 使用水或清洗液时，只需稍微沾湿擦拭布或棉签。水可能会导致擦拭布变质，因而导致质谱仪上出现残留物。
- 不要用擦拭布来回摩擦孔隙。在小孔周围擦拭，以防止擦拭布的纤维进入质谱仪。
- 不要将刷子插入气帘板或孔板的小孔内。


准备质谱仪



警告! 高温表面危险。在开始任何维护程序之前，先让 **OptiFlow Pro** 离子源的温度降低至少 **40** 分钟。离子源和真空接口的某些表面在工作过程中会发烫。

小心: 潜在的系统损坏。卸下离子源时, 不得使异物掉入离子源排放口中。

图 5-2 真空接口上的离子源排放

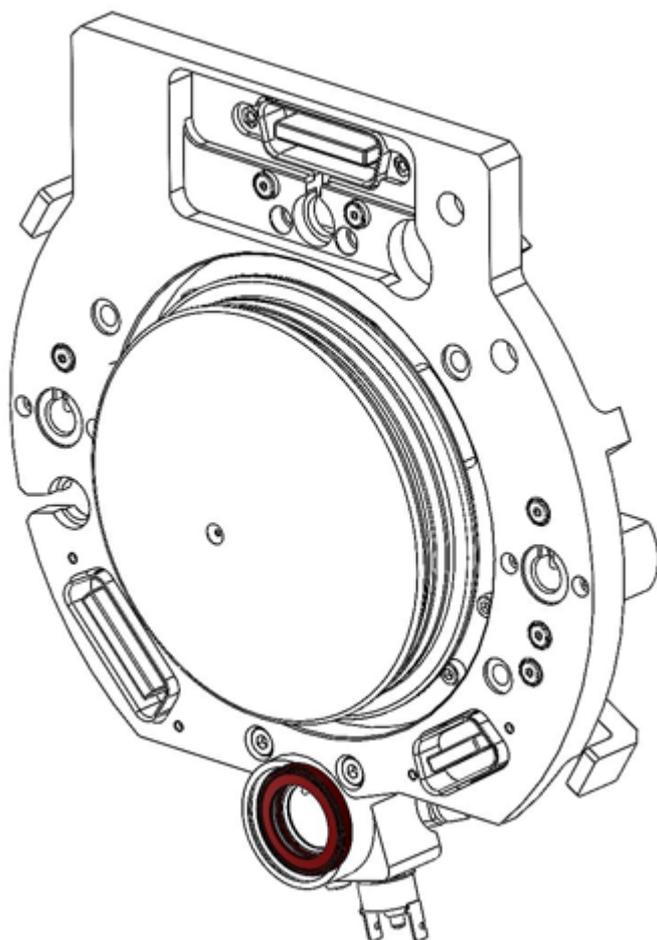

-
1. 在 SCIEX OS 软件中停用设备。请参阅文档: 《帮助系统》。
 2. 取下离子源。请参阅文档: 《OptiFlow Pro 离子源操作员指南》。
当离子源不使用时, 将其存放在安全的位置以防止损坏。

清洁气帘板


小心: 潜在的系统损坏。不得用小孔尖端支撑气帘板或孔板的重量。气帘板的锥形侧一定要朝上。

小心: 潜在的系统损坏。为了避免损坏小孔, 请勿将金属丝或金属刷插入气帘板、孔板或接口加热器上的小孔。

1. 从真空接口上笔直地拉出气帘板, 然后将其圆锥形的一面朝上, 放置在干净、稳定的台面上。

小心: 潜在的系统损坏。切勿使孔板表面与气帘板接触。

图 5-3 气帘板拆除

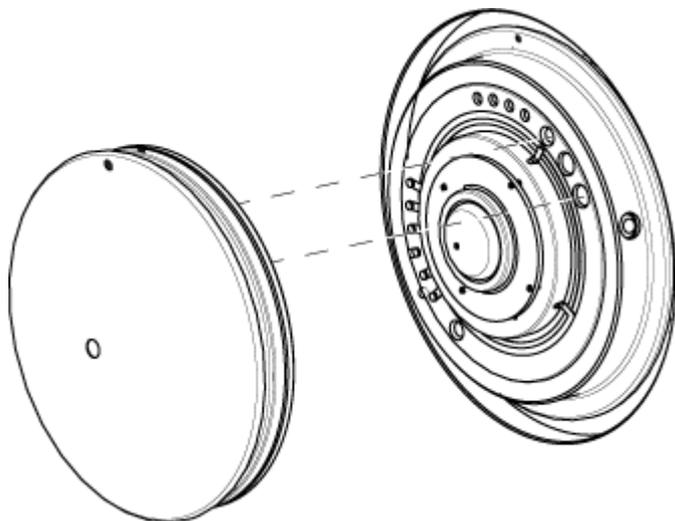

气帘板通过安装在孔板上的三个定位球掣而保持在适当的位置。

提示! 如果气帘板无法立即从孔板卸下，则轻微旋转气帘板（小于 90 度）以释放球弹簧门。

2. 先用 LC-MS 级水润湿一块无绒擦拭布，再清洁气帘板的两侧。

注释: 根据需要，可使用多块擦拭布。

3. 使用清洗液重复步骤 2。
4. 用润湿的擦拭布或聚酯棉签清洁小孔。
5. 等到气帘板变干燥。
6. 检查气帘板有无溶剂污渍或绒毛。使用微湿的洁净无绒擦拭布除去任何残留物。

注释: 如果继续存在斑点或油膜，则溶剂可能已被污染。

清洁孔板的前部

小心: 潜在的系统损坏。切勿取下接口加热器来清洁孔板的表面。频繁取下接口加热器会造成损坏。就日常清洁而言，接口加热器的表面清洗已经足够。

小心: 潜在的系统损坏。为了避免损坏小孔，请勿将金属丝或金属刷插入气帘板、孔板或接口加热器上的小孔。

小心: 潜在的系统污染。确保系统已完全排气。如果在真空条件下清洁系统，可能会导致灰尘或碎屑（例如，抹布碎片）进入质谱仪。

注释: 当孔板安装在质谱仪上时, 切勿使用 **SCIEX** 去污粉清洁孔板。

前提条件

- 对系统进行排气。系统无需关机。请参阅以下章节: [关闭并对系统进行排气](#)。

1. 用聚酯棉签蘸一些 **LC-MS** 级水, 然后擦拭孔板前部和接口加热器。
2. 使用异丙醇或甲醇再次执行步骤 1。
3. 等到孔板变干燥。
4. 检查孔板有无溶剂污渍或绒毛。使用干净的湿无绒擦拭布除去任何残留物。

注释: 如果继续存在斑点或油膜, 则溶剂可能已被污染。

使质谱仪重新工作

1. 安装气帘板。

小心: 潜在的系统损坏。切勿使孔板表面与气帘板接触。

2. 将离子源安装到质谱仪上。请参阅离子源文档: 《操作员指南》。
通过将离子源门向下旋转至锁定位置来固定离子源。
3. 在 **SCIEX OS** 软件中激活设备。请参阅文档: 《帮助系统》。

清空离子源废气排放瓶



警告! 高温表面危险。在开始任何维护程序之前, 先让 **OptiFlow Pro** 离子源的温度降低至少 **40** 分钟。离子源和真空接口的某些表面在工作过程中会发烫。



警告! 电离辐射危险、生物危害或有毒化学品危险。将有害物质存放在有标记的废弃物容器中, 并根据当地法规进行处置。




警告! 电离辐射危险、生物危害或有毒化学品危险。如果使用质谱仪分析了有害、生物危害的或放射性物质, 则务必将废气排至专门的实验室通风橱或排气系统, 并确保通风管道已用夹子固定牢靠。确保实验室具有适合所执行工作的正确换气措施。

注释: 确保离子源排废管路没有扭结、松弛或扭曲。

定期检查离子源废气排放瓶，并在其装满前将其清空。同时检查排放瓶和接头有无泄漏，并在必要时拧紧连接件或更换组件。按照本规程中的步骤清空排放瓶。

1. 取下离子源。请参阅文档：《*OptiFlow Pro* 离子源操作员指南》。
2. 松开将软管连接到离子源废气排放瓶盖的夹具。

图 5-4 离子源废气排放瓶（油封低真空泵配置）

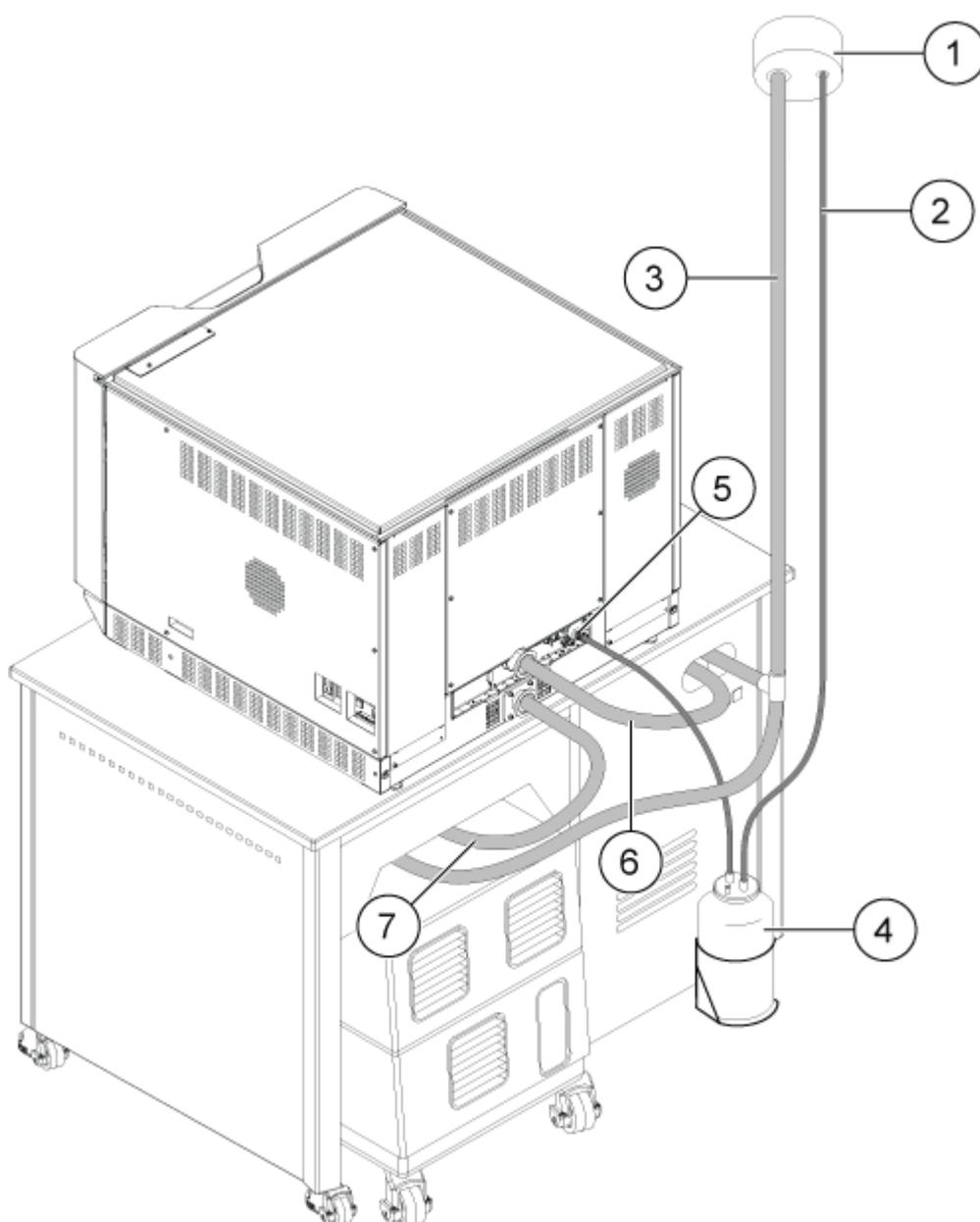

项目	描述
1	排气连接
2	离子源废气排放管：内径 (i.d.) 2.5 cm (1.0 英寸)

项目	描述
3	低真空泵排气软管：内径为 3.2 cm（1.25 英寸）
4	离子源废气排放瓶 确保瓶子已固定牢靠，以免溢出。
5	接至质谱仪的离子源废气接口：内径 1.6 cm（0.625 英寸）
6	低真空泵真空入口软管（MS 40（如图所示）或 MSR 90）。
7	低真空泵真空入口软管（MS 120（如图所示）或 MSR 130）。

注释：排放瓶、质谱仪和实验室通风口处的离子源排气软管接头用软管夹安装。

- 如果适用，将排放瓶拿到固定架外。
- 从瓶盖上拔下软管。
- 取下排放瓶上的瓶盖。
- 清空排放瓶，然后根据实验室规程和当地废弃物法规处置废弃物。
- 在瓶子上安装瓶盖，然后把瓶子放在支架里。
- 将软管与瓶盖相连，然后用夹子将软管紧紧固定住。

检查低真空泵油位（油封低真空泵）

- 检查低真空泵上的视镜，以确保泵油高于最低油位。

如果泵油低于最低油位，则联系合格维护人员 (QMP) 或 SCIEX 现场服务人员 (FSE)。

质谱仪存储和处理



警告！环境危害。请勿将系统组件当作城市垃圾丢弃。请遵守当地法规，正确地丢弃组件。

如果质谱仪须长时间储存或准备装运，那么联系 SCIEX 现场服务人员，获取关于停止使用的信息。要断开质谱仪的电源，从交流电源上拔下电源连接器。

注释：离子源和质谱仪必须在温度为 $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ 至 $+60\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($-22\text{ }^{\circ}\text{F}$ 至 $140\text{ }^{\circ}\text{F}$)、相对湿度不超过 99%（无冷凝）的条件下运输和储存。将系统存放在海拔高度不超过 2,000 m（6,562 英尺）之处。

本节包含了对基本系统问题进行故障排除的信息。某些活动只能在实验室中由接受过 **SCIEX** 培训的合格维护人员 (**QMP**) 执行。对于高级故障排除，请联系 **SCIEX** 现场服务人员 (**FSE**)。

表 6-1 系统问题

症状	可能的原因	纠正措施
质谱仪便捷开关处于“打开”位置，但质谱仪未打开。	保险丝已熔断。	请联系 QMP 或 FSE 测试保险丝。
DJet+ 总成非常脏或经常变脏。	Curtain Gas 接口的气体流速过低。	检查 Curtain Gas 接口的气体设置，并在需要时升高。
系统发生了故障，因为真空压力过高。	<ol style="list-style-type: none"> 油封低真空泵：油位过低。 有泄漏。 安装了错误的孔板。 	<ol style="list-style-type: none"> 油封低真空泵：检查低真空泵油位，联系当地合格维护人员或现场服务人员完成加油。请参阅以下章节：检查低真空泵油位（油封低真空泵）。 检查并修复泄漏。 安装正确的孔板。
质谱仪未抽空至正确的基准压力。	孔板区域有泄漏。	<ul style="list-style-type: none"> 拆下并重新安装孔板，如果孔板破裂，则更换孔板。 检查所有真空连接和真空密封。
质谱仪完成适当抽气的所用时间过长。 注释：仅当孔板中的小孔被堵塞时，质谱仪才达到基准压力。取下孔塞后，质谱仪基准压力迅速增加，质谱仪进入抽空模式。	<ol style="list-style-type: none"> 涡轮泵控制器有缺陷。 涡轮泵控制器的读数为 35 瓦 功耗。典型读数应为 100 瓦。 孔板密封不严。 	<ol style="list-style-type: none"> 更换涡轮泵控制器。 执行以下步骤，以正确密封孔板： <ol style="list-style-type: none"> 将孔板按住到位以将其密封。 如果孔板未密封，则将其拆下并重新安装。 如果不能密封严密，则更换孔板。

表 6-1 系统问题 (续)

症状	可能的原因	纠正措施
系统发生了故障，因为 QPS 激发器模块温度过高。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 质谱仪空气过滤器阻塞。 2. 线圈盒未经调谐。 3. 环境温度过高。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 联系当地的合格维护人员或现场服务人员。 2. 联系当地的现场服务人员。 3. 如需了解环境温度规格，请参阅质谱仪文档：《场地规划指南》。
控制软件报告质谱仪因离子源受损而处于故障状态。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 没有安装探针。 2. 探针连接不牢。 3. E Lens 探针与安装的探针不符。 	<p>确认设备详细页面的状态面板中的故障。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 安装探针。请参阅文档：《OptiFlow Pro 离子源操作员指南》。 2. 拆卸然后安装探针。拧紧固定环。请参阅文档：《OptiFlow Pro 离子源操作员指南》。 3. 安装与探针类型相符的 E Lens 探针。
喷射不均匀。	喷针阻塞。	清洁、调节或更换喷针。请参阅文档：《OptiFlow Pro 离子源操作员指南》。
接口加热器未就绪。	接口加热器有故障。	联系当地的合格维护人员或现场服务人员。
质谱仪分辨率低。	质谱仪未调谐。	使用控制软件优化质谱仪。请参阅文档：《帮助系统》。

表 6-2 灵敏度下降（性能下降）

可能的原因	纠正措施
离子源参数未优化。	<ul style="list-style-type: none"> • 优化离子源参数。请参阅文档：《帮助系统》。 • 安装并优化替代离子源。
离子源加热器中发生了故障。	确保离子源加热器达到设定温度。否则，请联系现场服务人员。
质谱仪未优化。	使用控制软件优化质谱仪。请参阅文档：《帮助系统》。

表 6-2 灵敏度下降（性能下降）(续)

可能的原因	纠正措施
气帘板变脏。	清洁气帘板。请参阅以下章节： 清洁气帘板 或联系当地的合格维护人员或现场服务人员。
孔板变脏。	清洁孔板。请参阅以下章节： 清洁孔板的前部 或联系当地的合格维护人员或现场服务人员。
DJet+ 总成变脏。	清洁 DJet+ 总成。联系当地的合格维护人员或现场服务人员。
IQ00 透镜变脏。	联系当地的合格维护人员或现场服务人员。
IQ0 透镜变脏。	联系当地的合格维护人员或现场服务人员。
Q0 区域变脏。	使用 SCIEX OS 软件的 MS 调谐 工作区中的系统检查 功能执行充电测试。遵守该测试提供的说明。
质谱仪中有灰尘或碎屑，例如无绒擦拭布的碎片。	使用 SCIEX OS 软件的 MS 调谐 工作区中的系统检查 功能执行充电测试。遵守该测试提供的说明。
注射器或样本管路泄漏。	检查注射器或样本管路有无泄漏并修复所发现的泄漏。确保所有接头的类型和大小正确无误。
样本未正确制备、样本浓度不正确，或样本质量下降。	使用新样本。再次制备样本，确保浓度正确。
LC（液相色谱）系统或接头有问题。	排查 LC 系统问题。
喷针较脏或阻塞。	更换喷针。请参阅文档：《 OptiFlow Pro 离子源操作员指南》。

表 6-3 无信号或信号不稳定

可能的原因	纠正措施
样本管路堵塞。	更换样本管路。请参阅文档：《 OptiFlow Pro 离子源操作员指南》。

表 6-4 背景噪声问题

可能的原因	纠正措施
注射器或样本管路较脏。	清洗或更换注射器或样本管路。
气帘板变脏。	清洁气帘板。请参阅以下章节： 清洁气帘板 。

表 6-4 背景噪声问题 (续)

可能的原因	纠正措施
孔板变脏。	清洁孔板的前部。请参阅以下章节： 清洁孔板的前部 。
DJet+ 总成或 IQ0 透镜变脏。	全面清洁质谱仪正面组件。联系当地的合格维护人员或现场服务人员。
Q0 区域变脏。	清洁 Q0 区域。联系合格维护人员或现场服务人员。联系现场服务人员。
流动相被污染。	更换流动相。
离子源被污染。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 清洁喷针。请参阅《<i>OptiFlow Pro</i> 离子源操作员指南》。 2. 调节（烘烤）离子源： <ol style="list-style-type: none"> a. 以 1 mL/min 的泵流速注入或进样 50:50 的甲醇和水。 b. 在控制软件中，将温度设置为 650，将离子源气体 1 设置为 60，将离子源气体 2 设置为 60。 c. 将 Curtain Gas 接口的气体流速设置为 45 或 50。 d. 运行最少 2 小时或最好隔夜，以达到最佳效果。 3. 更换离子源喷针或探针。请参阅《<i>OptiFlow Pro</i> 离子源操作员指南》。

对于销售、技术援助或服务，请联系现场服务人员或访问 SCIEX 网站 sciex.com 获取联系信息。

校准离子和溶液

A

小心: 潜在的错误结果。切勿使用过期溶液或未在指示的储存温度下储存的溶液。

注释: 使用后, 立即将瓶盖盖到瓶子上, 然后将其储存在 2 °C 至 8 °C 下。请参阅标签上的信息。请参阅以下章节: [有害物质信息](#)。

建议调谐溶液

- 质谱仪单独调谐溶液, 在 MS 单独调谐溶液套件中提供, PN 5077206

调谐频率

校准		分辨率优化
扫描类型	频率	频率
Q1 和 Q3	3 个月至 6 个月	3 个月至 6 个月
LIT	3 个月至 6 个月	3 个月至 6 个月

表 A-1 SCIEX 7500+ 的 Q1、Q3 和 LIT 扫描

极性	质量							
低质量								
阳离子	42.03	132.91	266.16	422.27	609.28	829.54	922.01	不适用
阴离子	45.00	126.90	265.15	514.28	827.52	966.00	不适用	不适用

表 A-1 SCIEX 7500+ 的 Q1、Q3 和 LIT 扫描 (续)

极性	质量							
高质量								
阳离子	42.03	132.91	266.16	422.27	609.28	829.54	922.01	1,521.97
阴离子	45.00	126.90	265.15	514.28	827.52	966.00	1,565.96	不适用

准备质谱仪以注入校准溶液

<p>所需材料</p> <ul style="list-style-type: none"> • 注射器 • 进样针 • PEEK 管线 • 注射器接头 • 1/16" 手紧接头 • MS 清洗溶剂 • MS 单独调谐溶液 <p>注释: 使用前摇晃瓶子。如果溶液长时间储存在冷藏温度下, 可能会出现轻微的沉淀或异质性。</p>
--

小心: 为了防止由于质谱仪的高灵敏度而产生的干扰峰或背景噪声, 请确保将专用的管路和专用的注射器与 **MS** 单独调谐溶液和 **MS** 清洗溶剂结合使用。这样做可以防止溶液与其他注射器管件中使用的金属尖端发生潜在的相互作用。

注释: 使用前, 必须使用 **MS** 清洗溶剂冲洗注射器和管路。

1. 连接注射器和针头, 然后将 **MS** 清洗溶剂注入注射器。
2. 取下针头。
3. 将管路连接至注射器, 然后用 **MS** 清洗溶剂冲洗注射器和管路。
4. 用 **MS** 单独调谐溶液重复步骤 **1** 和 **2**。
5. 填充注射器后, 立即在 **MS** 单独调谐溶液瓶上安装瓶盖, 并盖紧以确保瓶子密闭良好。然后按照分析证书上的说明储存瓶子。
分析证书可在 sciex.com/tech-regulatory 上获取。
6. 让溶液达到室温, 然后再将其注入系统中。
7. 取下针头, 然后将管路和手紧接头连接至注射器。
8. 设置系统, 以使用注射泵输注。请参阅文档: 《软件用户指南》。

注释: 确保注射器管路与分流阀接地连接后再将其连接到离子源入口。

图 A-1 注射器管路连接



注释: 可选接地联管节随离子源提供, 用于将管路中的液体接地。请参阅文档: 《*OptiFlow Pro* 离子源操作员指南》。

9. 打开 **SCIEX OS**, 然后打开 **MS Tune** 工作区。按照屏幕上的指示操作。请参阅文档: 《软件用户指南》了解执行调谐的详细信息以及预期谱图示例。

注释: 确保选择正确的流速和注射器直径。

提示! 使用 **MS** 扫描调谐程序开始四极杆调谐后, 确认质量 **132.9 Da** 和 **922 Da** 周围没有污染峰, 然后再继续进行调谐。请参阅文档: 《软件用户指南》。

10. 完成校准后, 从质谱仪上断开注射器和管路的连接, 然后重复步骤 **1** 和 **2** 清洗管路。
11. 在 **MS** 清洗溶液瓶上安装瓶盖, 然后盖紧以确保瓶子密闭良好。然后按照分析证书上的说明储存瓶子。

有害物质信息

B

根据 OSHA 危害通讯标准 (29 CFR 1910.1200) 分类

必须注意以下信息并采取相关安全措施。更多信息请参阅相应的安全数据表。这些安全数据表可应请求提供，或者通过我们的网站 sciex.com/tech-regulatory 下载。

MS 清洗溶剂



危险!

H225 - 极易燃液体 **H302** - 吞食有害 **H319** - 导致严重的眼睛刺激

MS 单独调谐溶液



危险!

H225 - 极易燃液体 **H302** - 吞食有害 **H319** - 导致严重的眼睛刺激

符号词汇表


C

注释: 下表中并非所有符号都可用于每种仪器。

符号	描述
	澳大利亚合规标志。表示产品符合澳大利亚通讯与媒体管理局 (ACMA) 的 EMC 和电气安全要求。
	交流电
A	安培 (电流)
	窒息危险
	欧洲共同体授权代表
	生物危害
	CE 符合性标志
	cCSAus 标志。显示加拿大和美国的电气安全认证标志。
	目录编号
	注意。有关潜在的危害信息，请查阅相关说明。 注释: 在 SCIEX 文档中，此符号表示人身伤害危险。




符号词汇表

符号	描述
	中国有害物质限制使用警示标签。电子信息产品含有一定量的有毒或有害物质。中间数字是环境友好使用期 (EFUP) 日期，表示产品可正常运行的日历年数。EFUP 期满后，必须立即回收该产品。循环箭头表示产品可回收。标签或产品上的日期代码表示生产日期。
	中国有害物质限制使用徽标。设备中所含有毒有害物质或元素未超过最高浓度值，该设备是一种可回收利用的环境友好型产品。
	请查阅使用说明。
	压碎危险
	北美 TUV Rheinland 的 cTUVus 标志
	数据矩阵符号，可使用条形码读取器扫描此符号以获得唯一设备标识符 (UDI)
	环境危害
	以太网连接
	爆炸危险
	眼睛受伤危险
	火灾危险

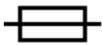符号	描述
	易燃化学危害
	易碎
	保险丝
Hz	赫兹
	国际安全符号“小心，存在触电风险”(ISO 3864)，又称为高压符号 如果必须拆下主盖，请联系 SCIEX 代表，以免触电。
	高温表面危险
	体外诊断设备
	电离辐射危害
	保持干燥 请勿淋雨 相对湿度不得超过 99%。
	保持直立
	撕裂/切断危害
	激光辐射危害

符号词汇表

符号	描述
	抬升危险
	磁场危险
	制造商
	活动部件危险
	起搏器危险。不能用于佩戴起搏器的患者。
	夹手危险
	压缩气体危险
	保护接地导线
	刺伤危险
	活性化学危害
	序列号
	有毒化学品危害

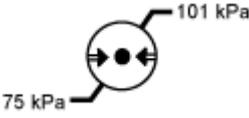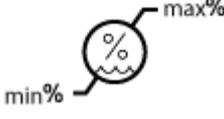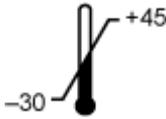符号	描述
	系统运输和保存的适宜压力范围为 66 kPa 至 103 kPa 之间。
	系统运输和保存的适宜压力范围为 75 kPa 至 101 kPa 之间。
	在指定的最小 (min) 和最大 (max) 相对湿度 (无冷凝) 范围内运输和储存系统。
	在 -30 °C 至 +45 °C 温度范围内运输和储存系统。
	在 -30 °C 至 +60 °C 温度范围内运输和储存系统。
	USB 2.0 连接
	USB 3.0 连接
	紫外线辐射危险
	英国合格评定标志
UKRP	英国负责人
VA	伏安 (视在功率)
V	伏特 (电压)
	WEEE。请勿将设备当作未分类城市废物来处置。环境危害
W	瓦特 (功率)

符号词汇表

符号	描述
	XXXX 年 XX 月 XX 日 生产日期

警告词汇表

D

注释: 如果任何用于识别组件的标签脱落, 则请联系 **SCIEX** 现场服务人员 (FSE)。

标签	翻译 (如适用)
FOR RESEARCH USE ONLY. NOT FOR USE IN DIAGNOSTIC PROCEDURES.	仅供研究使用。请勿用于诊断程序。
HANDLE WITH CARE WARNING 50g SHOCK INDICATOR ROUGH HANDLING WILL CHANGE INDICATOR TO RED If indicator is RED, note on the bill of lading, inspection may be warranted	HANDLE WITH CARE 警告 50g 冲击指示器 粗鲁的操作将导致指示器变为红色 如果指示器为红色, 请在提单上注明: 可能需要检查 注释: 如果指示器倾翻, 则说明此容器曾遭丢弃或者不当处理。在提单上注明, 然后检查是否损坏。任何碰撞损坏的索赔都需要记录。
IMPORTANT! RECORD ANY VISIBLE CRATE DAMAGE INCLUDING TRIPPED "IMPACT INDICATOR" OR "TILT INDICATOR" ON THE WAYBILL BEFORE ACCEPTING SHIPMENT AND NOTIFY YOUR LOCAL AB SCIEX CUSTOMER SUPPORT ENGINEER IMMEDIATELY. DO NOT UNCRATE. CONTACT YOUR LOCAL CUSTOMER SUPPORT ENGINEER FOR UNCRATING AND INSTALLATION.	重要! 接受货物之前在运单上记录任何可见的箱体损毁, 包括倾翻的“碰撞指示器”或“倾斜指示器”, 并立即通知当地的 AB SCIEX 客户支持工程师。 不得打开板条箱。联系当地的客户支持工程师进行拆箱和安装。
MINIMUM OF SIX PERSONS REQUIRED TO SAFELY LIFT THIS EQUIPMENT	安全抬升此设备需要至少六人。
TIP & TELL	倾斜指示器 注释: 指示容器是否倾斜过或经不当处理。写在提单上, 并检查是否有损坏。任何倾斜要求都需要记录。

警告词汇表

标签	翻译（如适用）
<p>TiltWatch PLUS</p> <p>ShockWatch</p>	<p>倾斜指示器</p> <hr/> <p>注释: 指示容器是否倾斜过或经不当处理。写在提单上, 并检查是否有损坏。任何倾斜要求都需要记录。</p>
<p>WARNING: DO NOT OPERATE WITHOUT FIRST ENSURING BOTTLE CAP IS SECURED.</p>	<p>警告: 在未首先确保瓶盖稳固的情况下, 请勿操作。</p> <hr/> <p>注释: 本警告贴在离子源废气排放瓶上。</p>
<p>WARNING: NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.</p>	<p>警告: 本设备内没有用户可维修的部件。维修工作应由具有资质的人员完成。</p> <hr/> <p>注释: 请查阅使用说明。</p>

联系我们

客户培训

- 北美地区: NA.CustomerTraining@sciex.com
- 欧洲: Europe.CustomerTraining@sciex.com
- 在欧盟与北美之外请访问 sciex.com/education

在线学习中心

- [SCIEX Now Learning Hub](#)

SCIEX 支持

SCIEX 及其代表在全球范围内设有经过系统培训的服务和技术专家。他们可以解答系统问题或可能出现的任何技术问题。详情请访问 SCIEX 网站 sciex.com 或通过下述方式之一联系我们:

- sciex.com/contact-us
- sciex.com/request-support

网络安全

有关 SCIEX 产品的最新网络安全指南, 请访问 sciex.com/productsecurity。

文档

本版本的文档取代本档的所有先前版本。

要查看本档的电子版本, 需要 Adobe Acrobat Reader。要下载最新版本, 请转到 <https://get.adobe.com/reader>。

要查找软件产品文档, 请参阅软件随附的版本发行说明或软件安装指南。

要查找硬件产品文档, 请参阅系统或组件随附的文档。

最新版本的文档可从 SCIEX 网站上获得, 网址: sciex.com/customer-documents。

注释: 如需免费获取本档的印刷版本, 请联系 sciex.com/contact-us。
